




磁力搅拌器
产品使用说明书



上海沪析实业有限公司

- ☎ 400-808-1508
- 🌐 <http://www.huxishiye.com>
- 📍 上海市嘉定区顺达路300弄56号

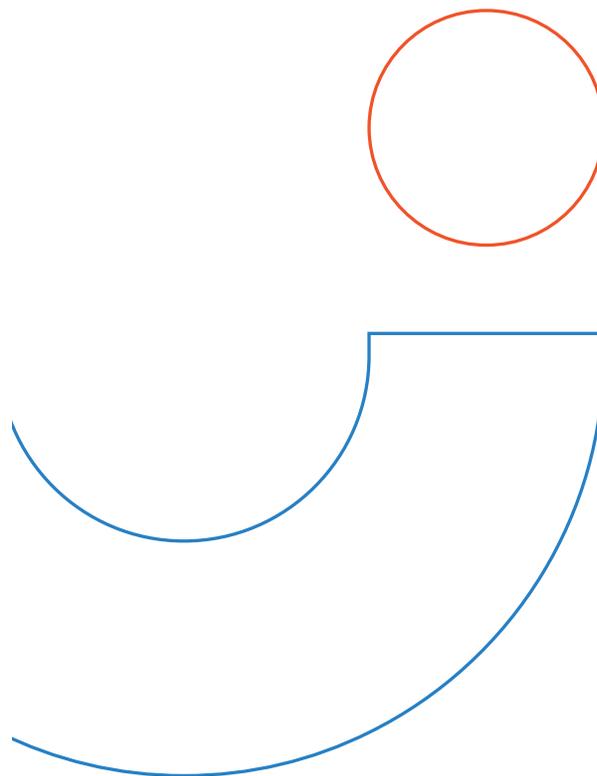

前言

欢迎使用《大容量磁力搅拌器》说明书。用户在使用本仪器前应仔细阅读本说明书，按说明书指导进行操作，并了解各种注意事项。如果您在安装和使用的过程中遇到任何问题和需要帮助，请及时与制造商 / 供货商的售后服务部门取得联系。上海沪析实业有限公司竭诚为您服务。


上海沪析实业有限公司本着不断创新的理念，公司的产品将不断的升级更新，本说明书仅供参考，如产品稍有变更，将不另行通知，请谅解！

请妥善保存本手册，以便日后查阅。

一 用途简介

大容量磁力搅拌器，适用于量大的低粘度液体或固液混合实验。主要应用于化学合成、环保、生物制药、材料科学等领域。

二 结构示意说明义

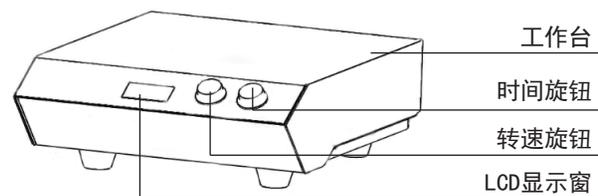

三 技术参数

型号	HMS-5E	HMS-5	HMS-10E	HMS-10	HMS-20
货号	1002038001	1002039001	1002040001	1002037001	1002033001
机型	基础	数显	基础	数显	数显
电源V	100~240	110~220	100~240	110~220	110~220
频率HZ	50~60	50~60	50~60	50~60	50~60
定时范围	-	0~99h59min	-	0~99h59min	0~99h59min
转速范围rpm	50~1800	50~1800	50~1800	50~1800	100~1600
转速显示	-	LCD	-	LCD	LCD
调节方式	旋钮	旋钮	旋钮	旋钮	旋钮
电机类型	无刷电机	无刷电机	无刷电机	无刷电机	无刷电机
电机功率W	5	5	10	10	25
搅拌容量L	5	5	10	10	20
外壳材质	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
工作台面材质	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
允许环境温度℃	5~35	5~35	5~35	5~35	5~35
允许环境湿度%	80	80	80	80	80
仪器尺寸mm	204*118*75	204*118*75	252*150*75	252*150*75	315*250*104
包装尺寸mm	310*265*160	310*265*160	310*265*160	310*265*160	430*390*196
仪器净重kg	1.6	1.6	1.9	1.9	9
仪器毛重kg	2	2	2.5	2.5	11

型号	HMS-40	HMS-80	HMS-120	HMS-150
货号	1002032001	1002036001	1002034001	1002035001
机型	数显	数显	数显	数显
电源V	110~220	110~220	110~220	110~220
频率HZ	50~60	50~60	50~60	50~60
定时范围	0~99h59min	0~99h59min	0~99h59min	0~99h59min
转速范围rpm	100~1600	100~1600	100~1000	100~1000
转速显示	LCD	LCD	LCD	LCD
调节方式	旋钮	旋钮	旋钮	旋钮
电机类型	无刷电机	无刷电机	无刷电机	无刷电机
电机功率W	40	60	95	150
搅拌容量L	40	80	120	150
外壳材质	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
工作台面材质	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
允许环境温度℃	5~35	5~35	5~35	5~35
允许环境湿度%	80	80	80	80
仪器尺寸mm	440*360*140	440*360*140	580*500*160	580*500*160
包装尺寸mm	638*472*236	638*472*236	600*510*180	600*510*180
仪器净重kg	12.5	13	23	23.5
仪器毛重kg	14	15.5	25	25.5

四 操作及使用方法


1、将摇床置于安全平稳处，检查铭牌上指定的工作电压与电网供电电压是否匹配；

2、接入电源适配器；

3、打开电源开关；

4、开机自检；

5、参数设置

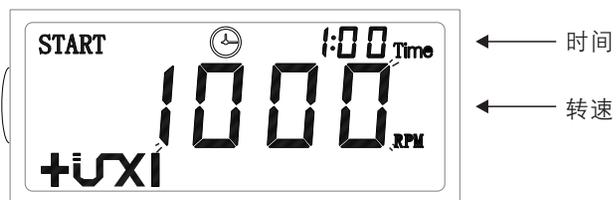

1) 仪表上电处于等待状态，时间区域显示的是当前设定的时间，转速区显示的是当前设定的转速。

2) 设定：

旋转 转速旋钮 可设定当前转速。

旋转 时间旋钮 可设定当前时间，按下 时间旋钮，则切换设定分钟或小时。

3) 运行：

等待状态下，按下 转速旋钮 可直接运行。

设定状态下，无设定约3秒，自动退出设定状态并开始运行。

4) 故障：

若电机发生运行故障，则转速区会显示 Err字样。

五 注意事项

- 电子设备不能用清洁剂清理。
- 送修仪器必须清理，同时避免危险物质的污染，并把仪器放回原始包装箱发送。
 - 当产品长期不用时，请将仪器断电存放，并置于干燥，洁净，常温，平稳处。
 - 维护和清理之前必须切断电源。
 - 转速无法达到设定值，请检查载重是否超过最大承重量。

六 装箱清单

- 1、搅拌器1台
- 2、搅拌子1只
- 3、说明书、保修卡合格证各1份